

# ZsGreen 假病毒产品说明书

## 【产品名称】

通用名称: ZsGreen 假病毒

## 【产品规格】

货 号: FNRV376

规 格: 1 mL/支

## 【产品介绍】

适用于病毒核酸检测试剂盒中的质控品和标准品,利用假病毒稀释得到的标准品可用于评价试剂盒的灵敏度。假病毒作为试剂盒的质控品,分为阳性质控品和抑制质控品。阳性质控品用于排除实际检测中的"假阴性",并监控试剂盒检测能力的变化。由于假病毒具有蛋白外壳,可以作为抑制质控品,直接投入到待测样品中,全程模拟病毒核酸提取、逆转录(RNA)和扩增的整个过程。

#### 【产品序列信息】

见附录

#### 【主要成分】

ZsGreen 假病毒溶液

#### 【存储条件及有效期】

原液冻存于-20℃以下,有效期12个月。

#### 【产品用量】

推荐使用量: 50 μ L-100 μ L/次。不同实验室使用不同的核酸提取试剂盒进行实验操作,所得实验结果会存在一定的差异。建议各实验室根据实验情况做优化调整。

## 【使用方法】

- 假病毒融化:将假病毒从-20°C冰箱中取出, 置于冰上融化或4℃条件下自然融化,待其完 全融化后可进行相关的实验操作;
- 2. 假病毒灭活(可选项): 在生物安全柜中吸取 当次实验所需量的假病毒于 EP 管中, 置于 56℃条件下灭活 30min;
- 3. 假病毒核酸提取(材料自备),本产品可以使用膜吸附或磁珠吸附的试剂盒进行假病毒 RNA的抽提。
- 4. QPCR 检测(材料自备): 假病毒 RNA 经 RT-PCR 成 cDNA 后进行 QPCR 定量检测实验。
- 5. 补充说明,本产品制备过程中可能存在少量质粒 DNA 残留,对于纯度要求比较高的实验,可在 RNA 抽提时使用本公司 DNase-DEPC-H<sub>2</sub>O (Cat. NO. FBE002)进行 RNA 溶解洗脱。之后加入终浓度 5mM EDTA,75℃条件下 10min,进行DNase 酶灭活(可选项)。

#### 【注意事项】

- 1. 冻融会导致假病毒的稳定性降低,从而影响核酸抽提的效果及 QPCR 检测结果,使用时应避免反复冻融;
- 2. 病毒灭活处理可能会导致 RNA 的降解,请根据 实际实验需求合理选择。
- 3. 如果需要对本产品进行稀释处理,可以使用磷酸盐缓冲液(PBS)或者生理盐水(0.9% NaCL)进行稀释;



- 4. 如果使用时本品不慎溅到眼睛、皮肤或其他身体部位请立即使用大量清水冲洗;
- 使用本品所产生的实验废弃物需要通过高压灭 菌处理后按照医疗废弃物处理要求进行处理。

# 【附录】

#### 1. ZsGreen gene

ATGGCCCAGTCCAAGCACGGCCTGACCAAGGAGATGACCATGAA GTACCGCATGGAGGGCTGCGTGGACGGCCACAAGTTCGTGATCA CCGGCGAGGCATCGGCTACCCCTTCAAGGGCAAGCAGGCCATC AACCTGTGCGTGGAGGGCGGCCCCTTGCCCTTCGCCGAGGA CATCTTGTCCGCCGCCTTCATGTACGGCAACCGCGTGTTCACCG AGTACCCCCAGGACATCGTCGACTACTTCAAGAACTCCTGCCCC GCCGCTACACCTGGGACCGCTCCTTCCTGTTCGAGGACGCGC CGTGTGCATCTGCAACGCCGACATCACCGTGAGCGTGGAGGAGA ACTGCATGTACCACGAGTCCAAGTTCTACGGCGTGAACTTCCCC GCCGACGGCCCCGTGATGAAGAAGATGACCGACAACTGGGAGCC CTCCTGCGAGAAGATCATCCCCGTGCCCAAGCAGGGCATCTTGA AGGGCGACGTGAGCATGTACCTGCTGCTGAAGGACGGTGGCCGC TTGCGCTGCCAGTTCGACACCGTGTACAAGGCCAAGTCCGTGCC CCGCAAGATGCCCGACTGGCACTTCATCCAGCACAAGCTGACCC GCGAGGACCGCAGCGACGCCAAGAACCAGAAGTGGCACCTGACC GAGCACGCCATCGCCTCCGGCTCCGCCTTGCCCTAA\*



地址: 苏州工业园区生物医药产业园五期 C17-401/501 室 网址: http://www.fubio.cn E-mail: fubio@fubio.cn 电话: 400-8792-452